

治験薬管理保管庫の温度記録を閲覧できるようになりました

この度、「おんどとり Web Storage」にアクセスし頂くと、当院の治験薬管理保管庫の温度記録データを閲覧できるようになりました。

【ログイン方法】

- ① <http://ondotori.webstorage.jp/services/>へアクセス
- ② 右上のログインページにて、「利用者 ID」ならびに取得時に設定した「パスワード」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。



ログイン

おんどとり Web Storageへログイン

利用者ID

パスワード

※パスワードを忘れた場合


ログイン

利用者 ID :

パスワード :


※設定画面は参照のみ可能で、全ての操作に関して設定や削除などの操作が行えません。
パスワードは定期的に変更を行います。変更した際は改めて連絡させていただきます。

- ③ “GRAPH” アイコンのクリックにより、各保管場所での温度情報が閲覧できます。
 (保管場所の詳細につきましては CRC へご確認ください)

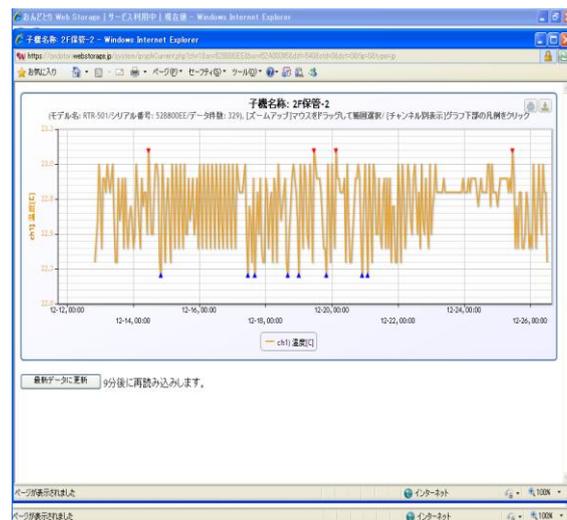

赤色三角マーク : 表示期間における最高温度を記録した時点
 青色三角マーク : 表示期間における最低温度を記録した時点

マウスをグラフ上に乗せることで、当該日時での温度情報がポップアップで表示されます。
 また、拡大表示させたい範囲をマウスでクリックしながら囲むことで、該当範囲を拡大して表示されます。

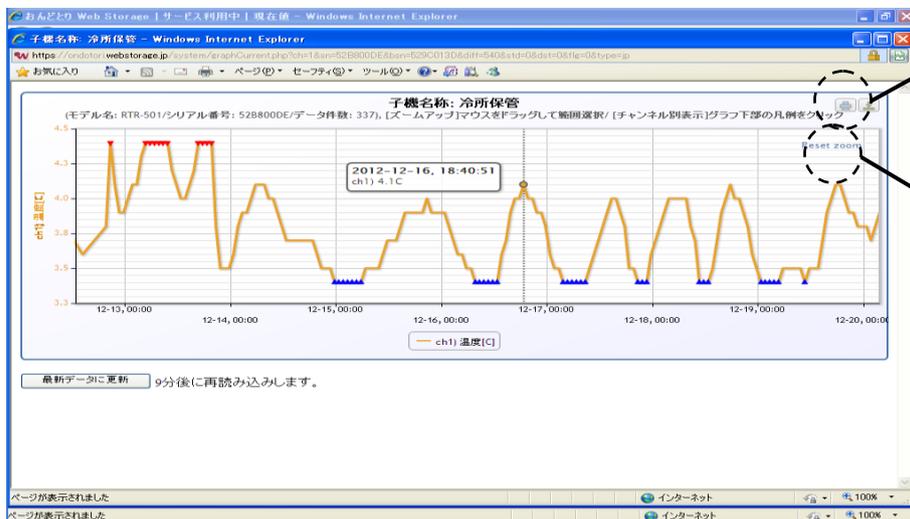

画面印刷が可能です。

「Reset Zoom」表示部のクリックにより、拡大表示から通常表示に戻ります。

【問い合わせ先】

三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター
 薬剤師 CRC : 小寺 真由美 太田 康之